

DiaGram

LACTOSA

**Test rápido para la detección de LACTOSA
en superficies, aguas y alimentos**



DiaGram Lactosa es un nuevo ensayo rápido y fácil de usar, basado en los principios de la cromatografía, que permite la separación y detección de lactosa en superficies, aguas y alimentos.

DiaGram

LACTOSA

DESCRIPCIÓN



El test está basado en los principios de la cromatografía para la separación y detección de lactosa en superficies, aguas y alimentos. Está formado por tres fases genéricas, comunes a todos los tipos de muestra: extracción de la lactosa de la matriz, separación de otros componentes y visualización.

LÍMITE DE DETECCIÓN

DiaGram Lactosa es un test cualitativo que permite detectar la presencia de lactosa en una muestra a partir de 100 ppm.

DE FÁCIL INTERPRETACIÓN

- **POSITIVO:** En la vertical de la muestra aparece una banda a la misma altura que la banda correspondiente al patrón de lactosa. El resto de las manchas se corresponden con los distintos carbohidratos de la matriz analizada.
- **NEGATIVO:** En la vertical de la muestra NO aparece ninguna banda a la misma altura que la banda correspondiente al patrón de lactosa. Es importante no confundir la sombra del carril de subida con un positivo, debe haber una banda horizontal diferenciada (aunque sea tenue).
- **NO VÁLIDO:** La ausencia total de manchas, la ausencia de la banda correspondiente al patrón de lactosa y/o la ausencia de cambio de coloración de la placa de blanco a rosa/fucsia muestran que el test no se ha desarrollado de forma adecuada, invalidando cualquier resultado que se desprenda de la placa.

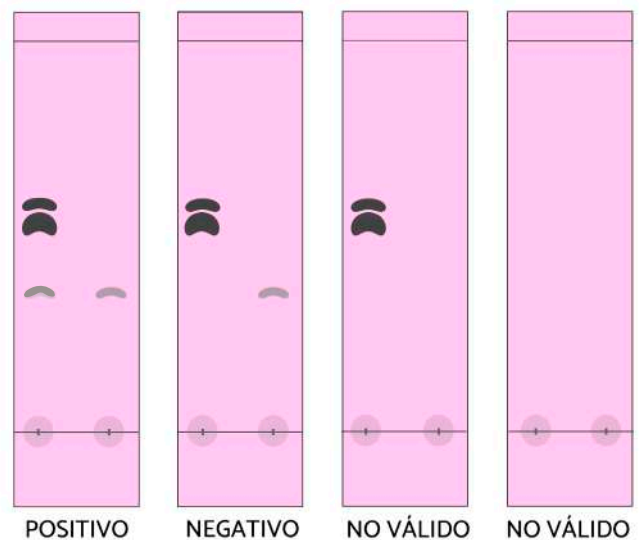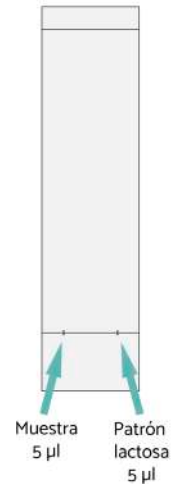

CONSERVACIÓN

DiaGram Lactosa deberá almacenarse a temperatura ambiente (15 a 25 °C.) a lo largo de la vida útil del kit. No deberán excederse, en ningún caso, los 30°C, ni bajar de los 2°C.

CADUCIDAD

18 meses

DiaGram Lactosa (Ref.01001)

DiaGram Lactosa Hidrolizados (Ref. 01002)

Desarrollado por GramPositivo

Barcelona

Av. La Llana, 115-117
Pol. Industrial La Llana
08191 Rubí (Spain)

Tel.: + 34 93 718 08 08

Madrid

Puerto de Navafría 12
28925 Móstoles
Madrid (Spain)

Tel.: +34 91 616 42 68
Fax: +34 91 616 59 46

Delegación Sur

18008 Granada
(Spain)

Tel.: 902 282 802

SAT

Tel.: +34 91 616 42 68
(Madrid)

Tel.: +34 93 718 08 08
(Barcelona)
sat@nirco.com

www.nirco.com
info@nirco.com

nirco
Diagnóstico & Investigación

deltalab GROUP